

YW-NA.Aerosol Cleaner

【产品介绍】

气溶胶污染是核酸检测过程中最主要且最常见的污染,如果不加以重视,会污染整个实验室,甚至可导致实验室不能正常运行。本产品是一种喷雾剂,可快速将常用器械表面沉降的核酸气溶胶污染物等降解成极小的小片段,使其无法被扩增,从而消除了因其被带入 PCR 过程中而导致的假阳性,适用于 PCR 实验室的常规清洁。

【特点】

- 无色或浅黄色液体。
- 非酶制剂,安全无毒。

【产品组成】

组成	目录号 OP-006-250
YW-NA.Aerosol Cleaner (YW 核酸气溶胶清除剂)	250 mL

【保存条件】常温避光保存,有效期:12个月。

【使用操作】

将本品喷洒于桌面、器械等表面,或喷洒至毛巾或纸巾上擦拭器械等,2-5 分钟后用 75%酒精擦拭干净即可。

注:后续不擦拭可能导致擦拭过的物体表面附着褐色物质,强烈建议擦拭干净。

【使用注意】

- 避免在分析天平等电子设备仪器上使用本品。
- 使用时请穿实验服并佩戴一次性手套及口罩等防护工具。避免接触到眼、耳、口、鼻的黏膜和皮肤等,可能引起过敏等刺激。